

# SYM JUMBO WT

Wastewater  
Treatment  
“排水処理”の略



1. 既存のウルトラマイクロームに設置可能  
※追加で装置を用意する必要は有りません。
2. 連続超薄切片の回収が無理なく簡単に
3. 同様の“他社”製品より高い費用対効果

## 優れた特徴

- A. 直感的な操作感の排水調整機構
- B. 設置角度の調整が可能
- C. 回収用プレートの大きさ・種類を選ばません

溝でガイド位置を調整できるので  
手に合った回収用プレートを  
そのまま使えます。

注射器使用時よりも  
排水速度の調整・固定が容易  
水面を暴れさせず、  
切片へのシワを軽減！

回収用プレートの設置角度の  
調整が簡単。再現性も◎

《断面図》



# JUMBO WTの使用手順




1. 排出用ホースを本体にセット。  
挿し込むだけでカチッとハマります。



2. いつも通りにウルトラマイクロームへ  
セット。使用スタイルに応じてガイドを  
設置してください。




3. スライドガラスやシリコンウェハなど  
回収用の板を置きます。

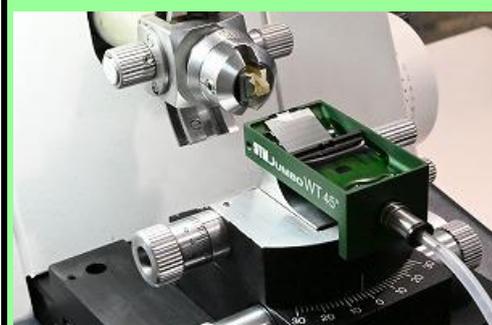

4. ポートの半分くらいまで水を入れます。  
※ホース内の空気を抜くための作業  
です。




5. 水を切り、全ての空気を抜きます。

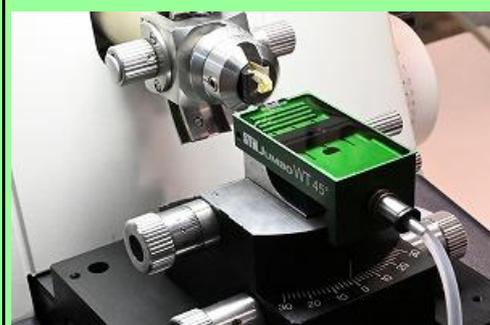


6. 今度は切片回収のために水を入れます。



7. 他のナイフを使用する時と同じように  
試料を切り出します。

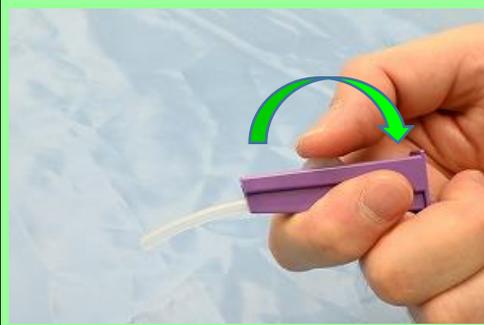


8. 作業が終わったら水を抜いていきま  
す。  
※少しずつホイールを回します。

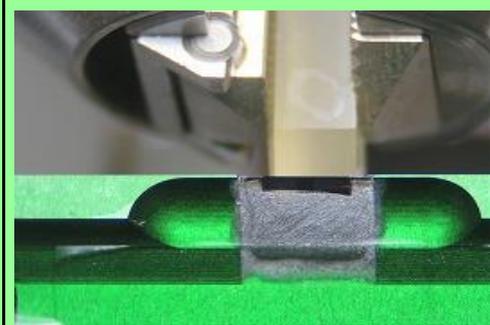

9. 徐々に水面が下がるのを確認くださ  
い。



10. 一度ホイールを回していくと水の  
排出速度が上がります。  
※お好みの速度で固定できます。

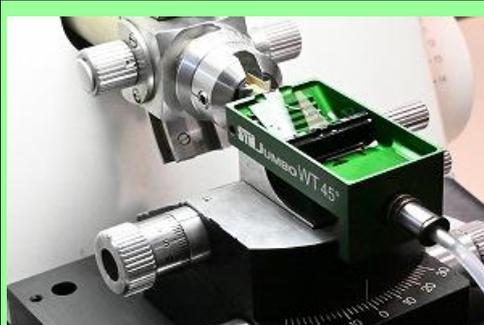

11. 排出完了



12. 根元を押すことでホースを取り外せ  
ます。取付も取り外しも簡単です。

